


Clean Test

ÇALIŞMA ALANLARININ HİJYEN KONTROLÜ İÇİN
HIZLI TEST

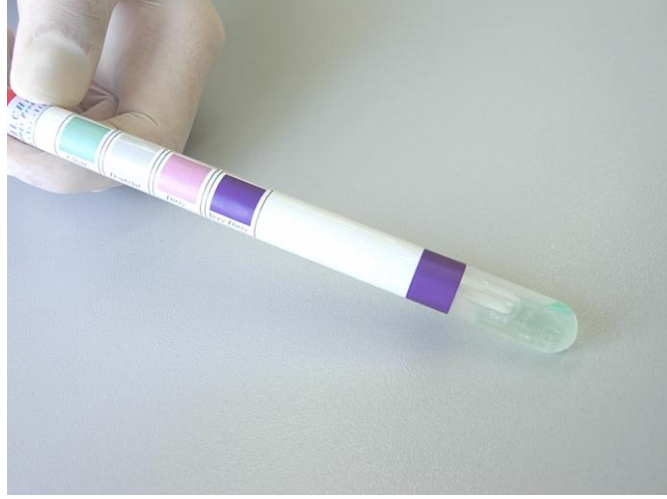

SWAP tekniği ile yüzeylerde hijyen kontrolü için protein, yağ ve
şeker kalıntısı (kirlilik) tespiti

Şonuçlar 10 dakika içinde alınır

Renk deęişimiyle kolay yorumlama yapılır

Kolay uygulanabilir

Liofilchem Clean Test


Re.86001



1. ÜRÜN; bir swap, bir şişe ve bir disk içeren plastik bir tüpten oluşmaktadır.



2. Plastik tüp içerisinden swabı çıkarınız ve swabın ucunu 3-4 damla fizyolojik solüsyon veya steril distile su ile ıslatınız.

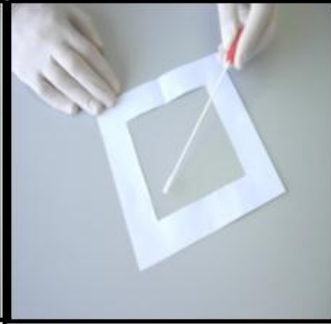


3. 10 cm²'lik alanı swab yardımıyla dikey ve yatay olarak sıvayınız.



4. Swabı tüpe yerleştiriniz. Tüp içerisindeki diske mümkün olduğunca yakın olması için tüp içersinde ittiniriniz.



5. Hafif baskı uygulayarak tüp içerisindeki küçük şişeciği kırınız.

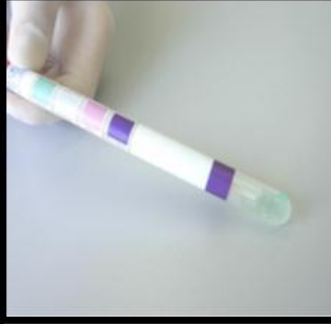

6. 2 dakika sonunda yüzey kirliliğini okuyunuz.



7. 4 dakikalık reaksiyon sonunda kirli yüzey



8. 7 dakikalık reaksiyon sonunda kirli yüzey



9. 10 dakikalık reaksiyon sonunda kirli yüzey