


Su ilavesi yok! Katalizör yok!

AnaeroPack® System AnaeroPouch® System

**Anaerobik / Mikroaerofilik / Kapnofilik
İnkübasyon Sistemleri**

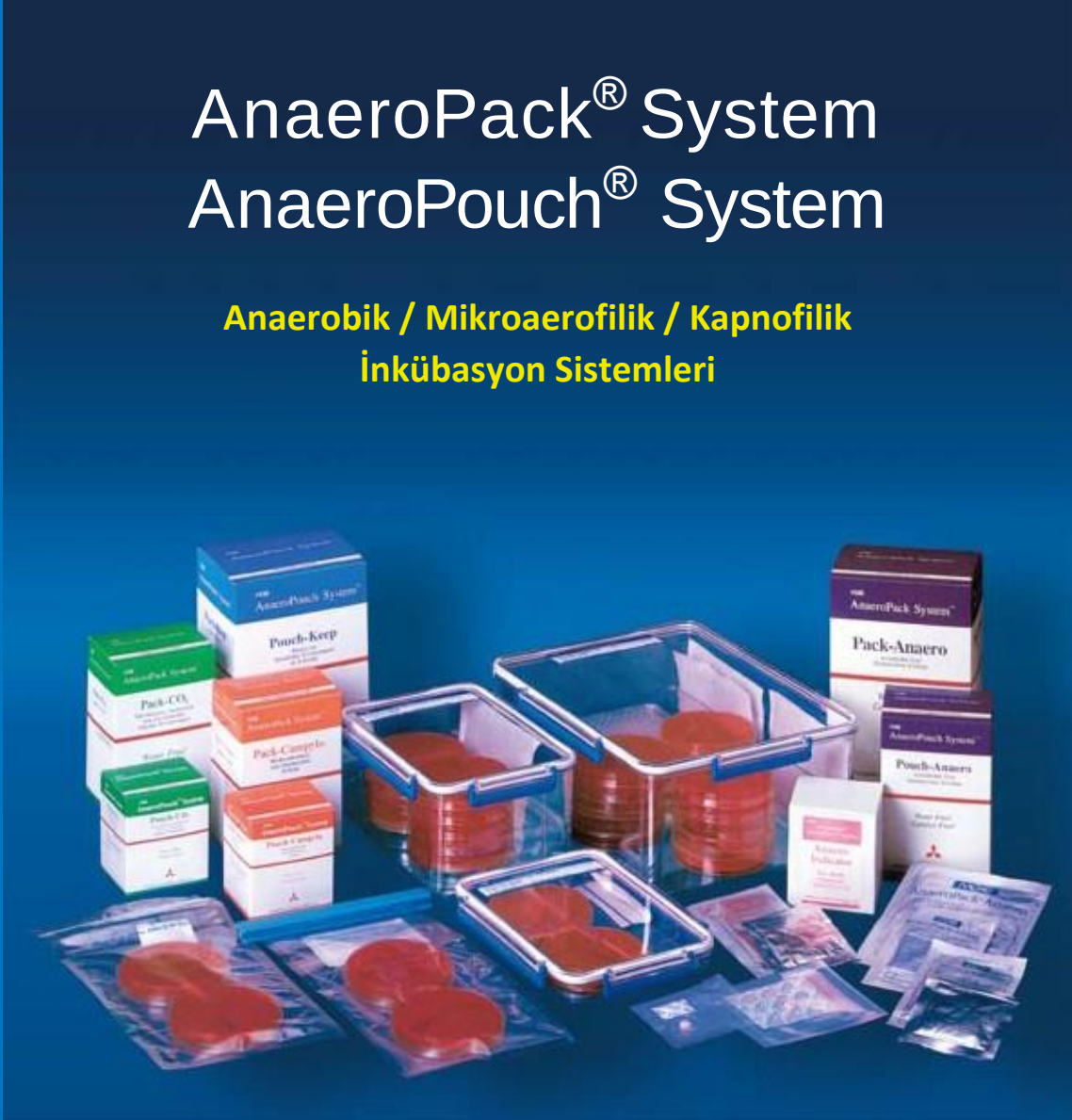

Anaerobik inkübasyon

AnaeroPack® -Anaero

AnaeroPouch® -Anaero

Mikroaerofilik inkübasyon

AnaeroPack® -MicroAero

(2.5 L ve 7 L jarlar için)

AnaeroPouch® -MicroAero

(0.4 L jar ve Pouch-Bag için)

CO2 (Kapnofilik) inkübasyon

AnaeroPack® -CO₂

AnaeroPouch® -CO₂

Besiyeri koruma

AnaeroPouch® -Keep

▲ MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.



MITSUBISHI GAS CHEMICAL
AMERICA, INC.

Anaerobik İnkübasyon

%0.1' den daha az oksijen, %15' den fazla CO₂ olan ortam oluşturmak için

AnaeroPack-Anaero

AnaeroPouch-Anaero

Clostridium, *Prevotella* ve *Porphyromonas* türleri gibi anaerob bakterilerin gelişmesine olanak sağlar



AnaeroPack®-Anaero



AnaeroPouch®-Anaero

İnkübasyon sonuçları

Prevotella intermedia




Finegoldia magna



Fusobacterium necrophorum




OFLX 0.05 µg/ml

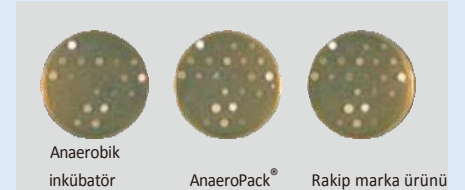

Atmosferik Profil

AnaeroPack®-Anaero

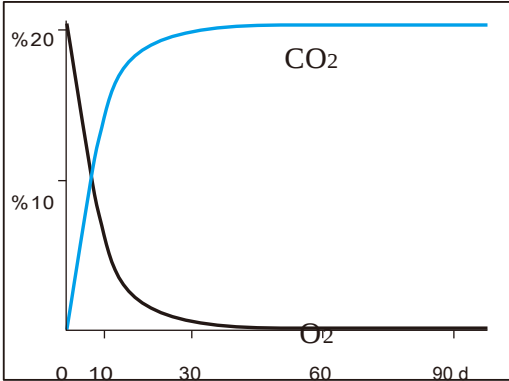

	Jar			W-Zip Pouch Pouch-Bag
	2.5 L	7 L	0.4 L	
AnaeroPack®-Anaero	1 ped	3 ped		
AnaeroPouch®-Anaero			1 ped	1 ped

Kullanım öncesi indirgenmiş besiyerleri için koruyucu

AnaeroPouch®-Keep

90 mm çapında 6 adet petri için kullanılabilir

Pouch bag ve W-Zip Pouch ile birlikte kullanılır



Mikroaerofilik inkübasyon

%6-12 O₂ ve %5-8 CO₂

AnaeroPack® -MicroAero
AnaeroPack® -MicroAero-7L
AnaeroPouch® -MicroAero
(Pouch-Bag ve 0.4 L jar için)

Campylobacter ve Helicobacter türleri
gibi düşük oksijen varlığında iyi
gelişen bakteriler için



AnaeroPack® -MicroAero



AnaeroPack® -MicroAero-7 L




AnaeroPouch® -MicroAero
Pouch-Bag için



AnaeroPouch® -MicroAero
0.4 L jar için

Atmosferik profil

AnaeroPack® - MicroAero

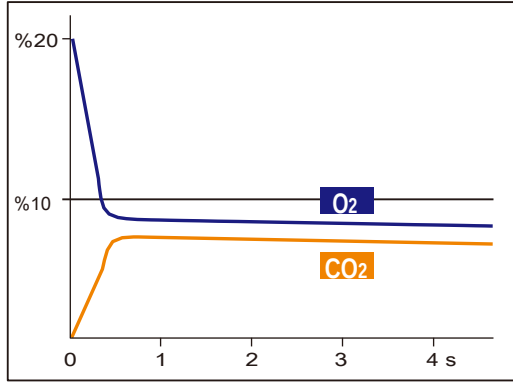

		Jar			W-Zip Pouch Pouch-Bag
		2.5 L	7 L	0.4 L	
AnaeroPack®-MicroAero		1 ped			
AnaeroPack®-MicroAero-7 L			1 ped		
AnaeroPouch®- MicroAero	Pouch-Bag için				1 ped ✖
	0.4 L jar için			1 ped	

✖ Lütfen 2 petri yerleştirin. Yalnızca bir petri inkübe edileceği zaman ortam havasını korumak için inoküle edilmemiş ikinci bir petri poşet içersine konulmalıdır


CO₂ (kapnofilik) inkübasyon

Yaklaşık%5 oranındaCO₂

Hemophilus ve Neisseria türleri için

Atmosferik profil

AnaeroPack® -CO₂

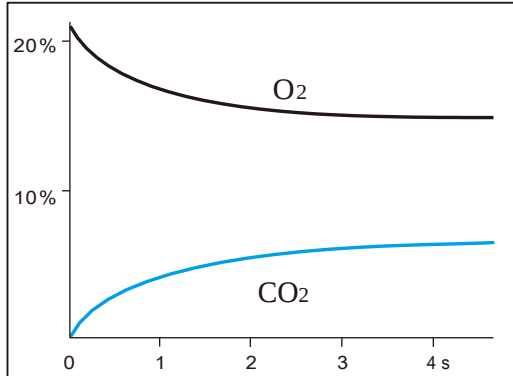

AnaeroPack® -CO2



AnaeroPouch® -CO2

		Jar			W-Zip Pouch Pouch-Bag
		2.5 L	7 L	0.4 L	
AnaeroPack®-CO ₂		1 ped	3 ped		
AnaeroPouch®-CO ₂				1 ped	1 ped

Diktörtgen jarlar


Farklı şekil ve boyutta kültür kaplarını yerleştirebilir ve maksimum inkübasyon alanı oluşturabilirsiniz

- Diktörtgen jarlar yalnızca AnaeroPack ürünleri ile kullanıma uygundur.

- CO₂ oluşumu nedeniyle oluşan düşük basınç bazen kapağın açılmasını güçleştirebilir. Bu durumda kapağın bir köşesin tutarak açılmalıdır. Sürgülerden tutularak açmaya çalışılmamalıdır.

- Termofilik inkübasyon şartları oluşturmak için kullanılamaz.


- Jar kenarındaki sürgüler aynı anda kapatılmazsa kırılabilirler. Jarın kapağını kapatabilmek için yanlarındaki sürgüler karşılıklı olarak kapatılmalıdır. Ayrı ayrı kapatmaya çalışmayınız (Yandaki resme dikkat ediniz).

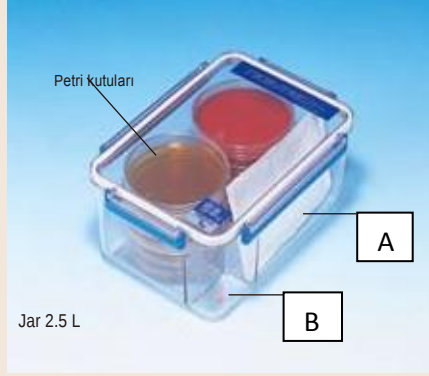

A: AnaeroPack bölümü

B: Anaero-Indicator (Anaeroblar için) veya mikroaerofilikler için su bölümü

★Kapak ve silikon tek olarak temin edilebilir.

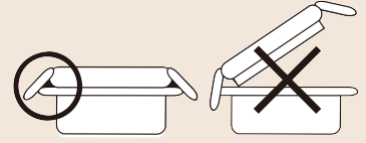

Ürün	İç ölçüler (mm)	Hacim (L)	Kapasite
Jar 2.5 L	W135×L197×H95	2.5	12 Petri kutusu
Jar 7 L	W213×L280×H112	7	42 Petri kutusu
Jar 0.4 L	W135×L197×H18	0.4	2 Petri kutusu

Anaero - Indicator

Oksijen varlığı renk değişimiyle anlaşılabilir

- Renk değişikliği geri dönüşümlü olmasına rağmen birden fazla kullanım hassasiyetini etkileyecektir. Lütfen tek kullanımlık olduğunu göz önünde bulundurunuz.

